

<HE 染色方法>

| | | | |
|-----|-------------------------|---------|--------------------|
| 脱パラ | Xylene | 5分 | |
| | Xylene | 5分 | |
| | Xylene | 5分 | |
| | 100%Ethanol | 5分 | |
| | 100%Ethanol | 1分 | |
| | 95%Ethanol | 1分 | |
| | 75%Ethanol | 1分 | |
| | 流水水洗 | 1分 | 水になじむ程度 |
| 核染 | Hematoxylin 液 (Mayer's) | 15~20分 | 冬季は長めに行う |
| | 流水水洗 | 10~15分 | 核が紫→青になったことを確認 |
| 後染 | Eosin | 2分 | |
| | 流水水洗 | 水に2回つける | (余分な Eosin と落とす程度) |
| 脱水 | 75%Ethanol | 4~5回つける | (素早く) |
| | 95%Ethanol | 4~5回つける | (") |
| | 100%Ethanol | 4~5回つける | (") |
| | 100%Ethanol | 1分 | (Ethanol に完全に置換する) |
| 透徹 | Xylene | 1分 | (Xylene に完全に置換する) |
| | Xylene | 1分 | |
| | Xylene | 1分 | |
| 封入 | | | |